

# Procédure d'utilisation du purificateur de solvants

**ATTENTION : Blouse, lunettes et gants obligatoires - L'appareil est toujours sous pression.**

Le ballon doit être propre, sec et inerte. Sinon, utiliser les solvants en bouteille directement.

- 1- Allumer la Pompe  
Connecter le ballon et s'assurer qu'il soit stable



POMPE



-25 à -30  
mmHg



- 2- Tourner la vanne de **closed** vers **evacuate**  
(ballon sous vide)



CLOSED



EVACUATE

- 3- Tourner la vanne de **evacuate** vers **closed** puis **refill**  
(ballon sous N<sub>2</sub>)  
Refaire les étapes 2 et 3 pour inerte votre ballon  
Finir par **evacuate** pendant 15 sec. (ballon sous vide)



EVACUATE



CLOSED




REFILL

- 4- Tourner la vanne vers **dispense** (ballon sous vide)




EVACUATE

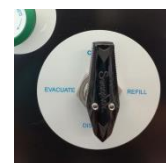

DISPENSE

- 5- Ouvrir le swagelock délicatement vers OPEN  
(le solvant est aspiré dans le ballon)  
Prendre le volume désiré et fermer swagelock vers CLOSE.  
(ballon sous vide)

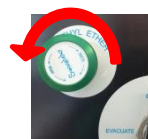

OPEN



CLOSE


- 6- Tourner la vanne sur **Refill** puis vers **Closed**  
(casse le vide à N<sub>2</sub> et ferme le système)  
**ATTENTION : ne pas passer par evacuate**



DISPENSE



REFILL

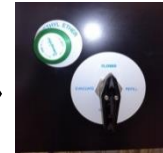

CLOSED

- 7- Retirer et fermer le ballon avec un septum  
Eteindre la pompe - Remettre le septum sur l'appareil INERT

